
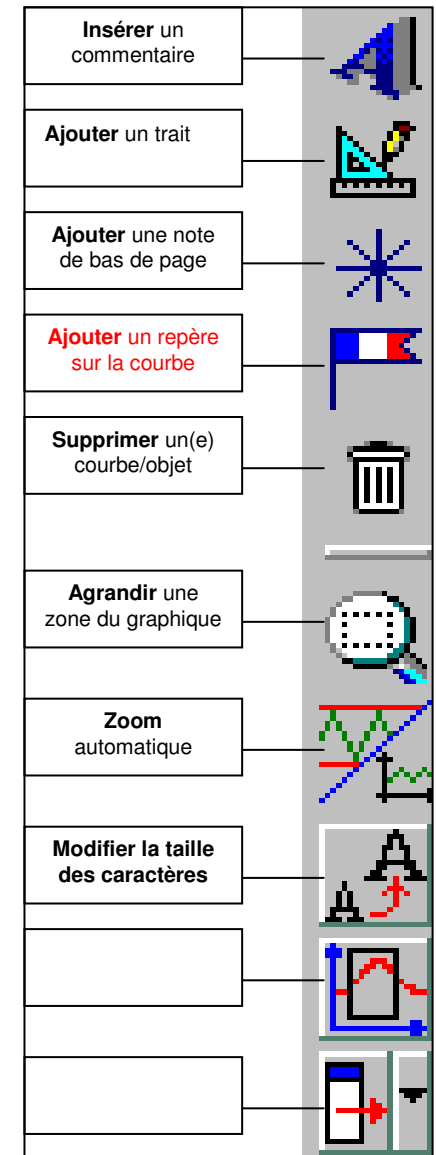
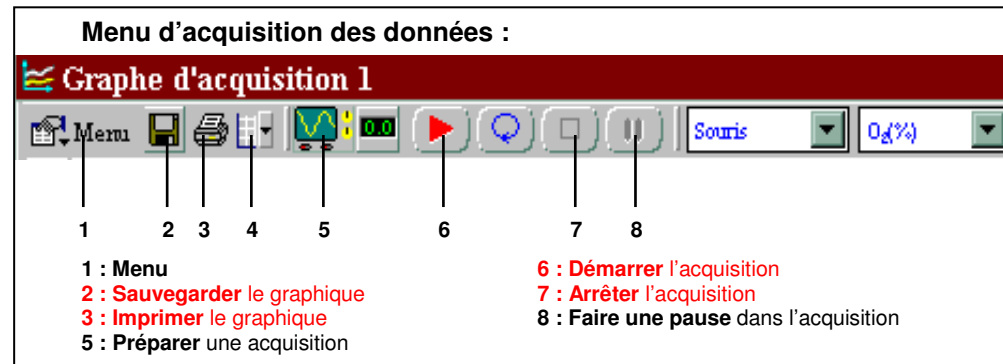
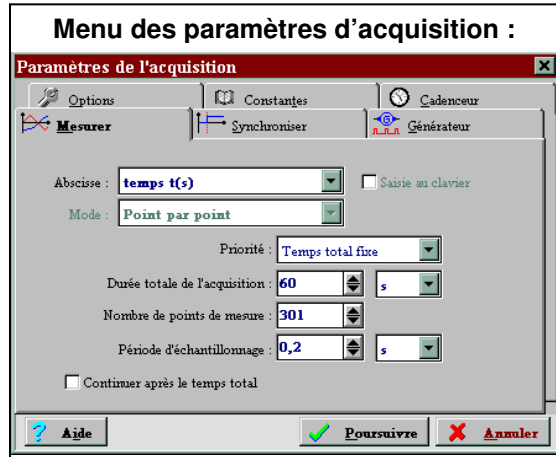



Fiche technique d'utilisation du logiciel ORPHY d'acquisition de données expérimentales

Etat du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel ORPHY est lancé.

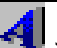

Action	Procédure
Paramétrer manuellement une acquisition	« Menu » - « Acquisition » - « Paramètres »
Ouvrir un nouveau graphique vierge	« Menu » - « Fichier » - « Nouveau »
Supprimer un graphique entier	Cliquer sur la croix noire en haut à droite du graphique
Ajouter une nouvelle courbe dans un graphique existant	« Menu » - « Acquisition » - « Paramètres » - « Options » - « Superposer aux mesures existantes »
Retirer une courbe du graphique	Icône supprimer – Cliquer sur la courbe à supprimer
Modifier l'échelle	« Menu » – « Graphique » - « Axes »
Attribuer à une courbe un graphique indépendant	« Menu » – « Affichage » – « Options » - « Graphe séparé »
Agrandir une partie du graphique	Icône «  »
Annuler l'agrandissement	« Menu » – « Affichage » – « Pleine échelle »
Ajouter un titre au graphique	Cliquer sur (Titre) et modifier
Ajouter un commentaire au graphique	Icône «  »
Ajouter des repères sur la courbe	Icône «  »